



DXB-A 电子吸种笔

使
用
说
明
书

浙江托普仪器有限公司

电子吸种笔采用真空原理，通过手指尖控制吸针，将种子吸起或分拣。完全避免了用传统的镊子手工操作易带病菌、容易破坏种子表面、对油菜等小粒种子无法操作、效率低等缺点。使工作效率和工作质量大大提升。

技术指标：


配有弯状、直状两种吸头，便于工作细分

配有大、中、小三种规格的吸盘，便于吸放不同大小的种子

最大功率：26W

电压：220V

最大吸力：100g

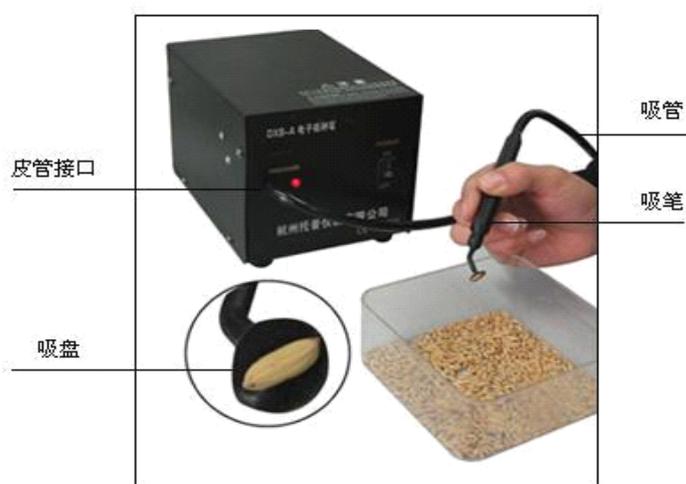

安装方法：

- 1、将吸管连接到主机，将弯头或直头吸嘴接到笔口，然后根据实验种子大小的需要选择合适的吸盘。
- 2、将电源线连接到主机，整机安装完毕。

使用方法：

使用时，可采用握笔的姿势，将电源打开，大拇指或食指轻轻按住笔侧孔，这时仪器属吸住状态，可以到种子盘里吸起种子。放种时，将带有种子的吸盘贴到发芽纸上，拇指或食指轻移开，把吸笔也移开即可放种。再工作时如此反复即可。

刚开始工作时可能不会马上适应，工作会较慢，熟练后效率会很高。

注意事项：

- 1、使用之前请松开机身下的拴紧泵螺丝（有红色记号标明），否则可能导致严重后果。
- 2、在开启仪器或仪器未停止工作前，请勿将吸管前端吸笔部分放置于种子堆中，以防种子从笔侧的气孔吸入真空泵损坏机器。

装箱清单:

主机 1 台

电源线一条

连笔吸管一条

吸盘一套（直头嘴 1 只，弯头嘴 1 只，玉米等大粒种子吸盘 2 只，水稻等中小粒种子吸盘 2 只，油菜等小粒吸盘 2 只）

说明书，合格证，保修卡各 1 份

地址：杭州市西湖科技园西园八路 11 号

邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117 86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net