



# TJD-900 型种子净度工作台

## 使用说明书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务  
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

# TJD-900 型种子净度工作台 说明书

## 一、简介

种子净度工作台根据光学透射、反射及放大原理，结合电子技术、人体工程学原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定。

本公司推出的新型种子净度工作台（种子净度观察台），在引进和参照美国同类仪器的基础上研制而成，由透射光源系统、操作台、反射光源和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化。

种子净度工作台台面白光柔和、反射均匀，整体轻巧，放置于桌面上使用，可放大观察被测物体，在种子清选、净度检测方面表现出它优越的性能，主要应用在农业院校和各级种子管理站，种子公司，粮食部门等。

## 二、使用方法

使用时，需将净度台平放桌子上，所要观察的种子放在台面上，插好电源，打开开关，台面上亮度柔和，放大镜灯从上面照明和放大，可以更清楚的观察种子情况。配有两块板，可根据不同需要更换。工作台下方设有抽屉使用将观测好的种子直接拔到抽屉里。如将要把种子取出的话可将抽屉内塞子拨开，将器皿在孔下方接住，用刷子刷出即可。

## 三、注意事项

1. 净度台擦拭时，用干布擦拭，防止水流进内部镇流器，以免内部短路。
2. 不得用尖锐的工具划净度台表面。
3. 内部的日光灯可以更换，更换时，将开启棒顶入左右开启孔内，暗扣即开启，镇流器是暗式的，只要将灯直接插入即可。

## 四、技术参数

4. 放大倍率：0-7
5. 功率：30W
6. 观察台台面尺寸：360×330MM
7. 工作台底座尺寸：940×33MM
8. 发光板尺寸：300×270MM

9. 电源：220V 50HZ

五、仪器装箱单

主机一台，电源线一条，刷子一把，说明书一份，保修卡合格证一张

其他配套仪器：

| 仪器名称    | 型号       | 仪器名称      | 型号        |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 离心式分样器  | LXFY-2 型 | 真空数种置床仪   | ZLC-2000  |
| 横格式分样器  | HGT-I    | 大粒种子置床板   | SZ-3      |
|         | HGT-II   | 真空置床系统    | ZCXT      |
|         | HGG-I    | 电子吸种笔     | DXB-A     |
|         | HGG-II   | 种子老化箱     | LH-150S   |
| 电子自动数粒仪 | SLY-C    | 快速电脑水份仪   | TDS-1H 型  |
|         | SLY-A    | 种子低温低湿储藏柜 | CZ-450FC  |
|         | SLY-B    |           | CZ-1000FC |
| 鼓风式净度仪  | CFY-II   |           | CZ-1600FC |
| 种子净度工作台 | TJD-900  | 发芽盒       | 大         |
| 种子净度工作台 | TJD-800  | 发芽盒       | 小         |
| 真空数种置床仪 | SZC-020  | 粉碎机       | JFSO-100  |

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030

电话：0571-86056609 86823770

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817